

## 基础称量

**基础称量**

长按 → WEIGH  
激活基础称量应用程序  
• 退出应用程序

**去皮**

短按 → 0.00 g  
121.01 g  
0.00 g<sup>Net</sup> 净值

**转换称量单位**

短按 → 22.00 g 称量单位1  
\* 22.00 g<sup>M</sup> 称量值检索功能  
• 若已激活  
0.78 oz 称量单位2  
• 若被激活  
• 若与称量单位1不同

## 快速激活称量应用程序

长按 → COUNT  
激活预设F键的称量应用程序。  
工厂设置：  
计件称量

**应用程序设置**

注意：  
若在60秒内未做任何操作，天平将回到上次所激活的称量应用程序。

## 校正（校准）

长按 → 执行预设的校正（校准）。  
工厂设置：内部校正  
(MLxxxE 型号：外部校正)

**外部校正**

长按 → ADJ.EXT  
1000.00 g  
0.00 g  
ADJ.DONE  
0.00 g

## 操作键

**操作键功能**

序号	操作键	短按 (< 1.5 秒)	长按 (> 1.5 秒)
1		• 在应用程序操作时改变可读性 (1/10d)	无此功能
2		• (向上滚动) 后退浏览主菜单或菜单选择项。 • 菜单或应用程序中的参数值逐一减少。	• 激活称量模式。 • 菜单或应用程序中的参数值快速减少。
3		• (向下滚动) 向前浏览主菜单或菜单选择项。 • 菜单或应用程序中的参数值逐一增加。	• 激活预设的称量应用程序并进入参数设置。 • 默认设置的应用程序：计件称量。 • 菜单或应用程序中的参数值快速增加。
4	ON/OFF	• 开机	• 关机
5	→0/T←	• 置零/去皮	• 关机
6	C	• 取消，不保存并退出菜单(在菜单中后退一步)。	无此功能
7		• 整体向下滚动。 • 浏览主菜单或菜单选择项。 • 在称量单位1，检索值(若已激活)，称量单位2(若区别于称量单位1)以及其它称量单位之间的切换。	• 执行预设的校正(校准)。
8		• 进入或退出菜单选项或主菜单。 • 进入设置应用参数，或切换到下一个参数。 • 保存参数设置。	• 进入或退出菜单(参数设置)。
9		• 打印输出显示数值。 • 打印输出当前菜单设置。 • 数据传输。	

## 显示面板

**应用程序图标**

**状态图标**

**称量值区域**

**称量单位**

应用程序图标	状态图标
菜单已锁定	<b>M</b> 表示数值已保存
菜单设置已激活	<b>Net</b> 表示净重数值
基础称量应用程序	启动校正(校准)
计件称量应用程序	自维护和日常测试功能
百分比称量应用程序	服务提醒
检重称量应用程序	按键声音已激活
统计功能应用程序	<b>W1</b> 称量范围 1 (仅适用于双量程的天平)
配方称量/净重-总重应用程序	<b>W2</b> 称量范围 2 (仅适用于双量程的天平)
总和和计算应用程序	电池电量状态: 充足, 2/3 电量, 1/3 电量 (仅适用于支持电池操作的天平)
动态称量应用程序	
<b>F×</b> 乘法自由因子称量应用程序	
<b>F÷</b> 除法自由因子称量应用程序	
密度量应用程序	

**称量值**

	表示负值
	表示数值不稳定
	表示计算出来的数值
	在大括号内表示未经认证的数字

**动态图形显示**

	表示目标称量值
	表示正公差 T+
	表示负公差 T-

**称量单位**

称量单位:  
mg 毫克  
g 克  
kg 千克  
ct 克拉  
lb 磅  
oz 盎司  
ozt 金衡盎司  
GN 格令  
dwt 本尼威特  
mom 姆米  
msg 米斯加尔  
tlh 司马两-港制  
tlt 新加坡两  
tola 台湾两  
baht 拖拉  
铢

# 菜单图

### 菜单操作

- 进入菜单
- 保存修改并退出菜单
- 选择选项或菜单
- 确认设置
- 向下滚动
- 向上滚动
- 后退一步
- 不保存, 退出菜单

### 主菜单

- BASIC ← 基础菜单
- ADVANCE ← 高级菜单
- INT.FACE ← 接口菜单
- PROTECT ← 菜单保护

### 基础菜单

菜单项	选项
DATE	010108
TIME	+1H
	-1H
SET.TIME	12:00
UNIT 1	g
	kg
UNIT 2	g
	mg
KEY.BEEP	MED
	HIGH
	OFF
	LOW
STR.BEEP	LOW
	MED
	HIGH
	OFF
RESET	NO?
	YES?

### 高级菜单

菜单项	选项
ENVIRON.	STD.
	UNSTAB.
	STABLE
CAL	ADJ.INT
	ADJ.EWT
	ADJ.OFF
DATE.FRM	DD.MM.Y
	MM/DD/Y
	Y-MM-DD
	DDMMY
	MMYY

菜单项	选项
TIME.FRM	24.MM
	12.MM
	24.MM
	12.MM
RECALL	OFF
	ON
STARTUP	QUICK
	FULL
SHUTOFF	A.OFF:10'
	A.OFF-
	A.OFF:2'
	A.OFF:5'
B.LIGHT	B.L.ON
	B.L.OFF
	B.L.30''
	B.L.1'
	B.L.2'
	B.L.5'
A.ZERO	ON
	OFF
ZERO.RNG	2100 g
ASSIGN.F	COUNT
	PERCENT
	CHECK
	STAT
	FORMULA
	TOTAL
	DYNAMIC
	FACTORM
	FACTOR.D
	R.TEST
DIAGNOS	REPEAT
	DISPLAY
	KEYPAD
	CAL.MOT
	BAL.HIST
	CAL.HIST
	BAL.INFO
	SRV.PROV
SRV.ICON	ON
	OFF
SRV.RST	NO?
	YES?

### 接口菜单

菜单项	选项
RS232	PRINTER
	PRT.STAB
	PRT.AUTO
	PRT.ALL
PC.IR.	PRT.STAB
	PRT.AUTO
	PRT.ALL
HOST	SNJ.OFF
	SNJ.STB
	SNJ.CONT
	SNJ.AUTO
	SNJ.ALL
	2.DISP
HEADER	NO
	DAT.TIM
	DAT.BAL
SINGLE	NET
	GT/N
SIGNAL	OFF
	ON
LN.FEED	0
ZERO.PRT	OFF
	ON
COM.SET	MT-SICS
	MT-PM
	SART
BAUD	9600
	4800
	600...38400
BIT.PAR.	8/NO
	7/NO
	7/MARK
	7/SPACE
	7/EVEN
	7/ODD
STOP.BIT	1.BIT
	2.BITS
H.D.SHK	*ON:*OFF
	RTS.CTS
	OFF
RS.E.O.L.	CR LF
	CR
	LF
RS.CHAR	IBM.DOS
	ANSI.WIN
INTERVL.	0

### 菜单保护

菜单项	选项
PROTECT	OFF
	ON

- 注释
- 工厂设置
  - 可用相关国家法规许可的质量单位。
  - 不适用于MLxxxE型号
  - 不适用于认证型号
  - 不适用于认证型号 (已审批的 OIML 1 类准确度天平除外)
  - 自动设定第二辅助显示屏

[www.mt.com/newclassic](http://www.mt.com/newclassic)

更多信息, 请登陆我们的网站

梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司  
 上海市桂平路589号 邮编: 200233  
 电话: 021-64850435 传真: 021-64853351  
<http://www.mtchina.com> E-mail: ad@mt.com

Mettler-Toledo AG  
 Laboratory & Weighing Technologies  
 CH-8606 Greifensee, Switzerland  
 如有技术变更, 恕不另行通知  
 © Mettler-Toledo AG 11/2010 11781309C 7.26

